

Mikrobiologie

OGYE-Selektiv-Supplement

Inhalt: 15 Fläschchen (Lyophilisat) für die Zubereitung von 7,5 l OGY-Agar (Basis), Merck Art. Nr. 1.10877.0500

Zusammensetzung (pro Fläschchen)

Oxytetracyclin in Puffer 0,05 g

Zubereitung OGY-Agar (Basis)

1. 18,5 g in 500 ml demin. Wasser lösen und autoklavieren (15 Min. bei 121 °C).
2. Nährboden auf 45–50 °C abkühlen.
3. Das Supplement wird durch Zugabe von 10 ml sterilem, destilliertem Wasser gelöst und dem Basisnährboden zugegeben. Homogen verteilen und Nährboden in Platten gießen.

Version 2007-08-24

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany
Tel. +49 (0)61 51 72-24 40, www.merck.de

