

1.02137.0001

X.XXXXX.XXXX-XXXXXXXXXX (10-109-5_gm)

Mikrobiologie

Envirocheck® Contact E

Enterobacteriaceae

Inhalt: 10 slides/Pckg.

Gebrauchsanweisung

Envirocheck® Contact slides können sowohl für Flüssigkeits- als auch für Oberflächenabklatsch-Testungen eingesetzt werden.

Deckel des Röhrchens abschrauben und den Envirocheck® Nährbodenträger entnehmen, ohne die Agarflächen zu berühren. Vor Gebrauch auf Austrocknung oder Kontamination überprüfen.

• Oberflächentest

Halten Sie mit Daumen und Zeigefinger die Lasche am unteren Ende des Trägers gegen die zu testende Oberfläche. Mit der anderen Hand am Deckel wird der Träger über die Testfläche geknickt.

Mit gleichmäßig starkem Druck wird eine Agarseite wenige Sekunden gegen die Testfläche gedrückt. Es ist darauf zu achten, dass der Träger nicht über die Testfläche rutscht.

Den Vorgang mit der zweiten Agarfläche wiederholen. Dabei eine Testfläche wählen, die direkt neben der ersten Testfläche liegt.

Nach der Probenahme den Envirocheck® Nährbodenträger wieder in das Röhrchen stecken und Deckel zuschrauben.

• Flüssigkeitstest

Den Envirocheck® Nährbodenträger 5–10 Sekunden in die Testflüssigkeit tauchen, so dass beide Agarflächen vollständig benetzt werden. Für den Fall, dass nicht genügend Flüssigkeit zur Testung zur Verfügung steht, die Testflüssigkeit über beide Agarflächen laufen lassen.

Überschüssige Flüssigkeit vom Nährbodenträger abtropfen lassen, ggf. auf sauberes Filterpapier tupfen.

Den Envirocheck® Nährbodenträger zurück in das Röhrchen geben und den Deckel zuschrauben.

Beschriftung

Das separat beiliegende Etikett mit Testart (sample), Ort (source), Datum und Zeit (date and time) versehen.

Bitte vermerken, ob die Probe vor oder nach der Reinigung genommen wurde.

Bebrütung

Den Envirocheck® Nährbodenträger aufrecht in einen Brutschrank stellen, z. B. CULTURA® Mini-Incubator 1.13311.0001 (230-V-Version) oder 1.15533.0001 (110-V-Version) für 24–48 h bei 35–37 °C (für Bakterien) und für 2–7 Tage bei 27–30 °C (für Hefen und Schimmel).


Alternative Zeiten und Temperaturen zur Inkubation können nach individuellen Wünschen verwendet werden.

Auswertung


Zählungen mit Envirocheck® Nährbodenträgern sind semi-quantitative Ergebnisse je nach Kontaminationsgrad der zu testenden Umgebung.

Auswertetafel:

Bakterien/Hefen, Bacteria/Yeasts, Bactéries/Levures, Bacterias/Lavaduras

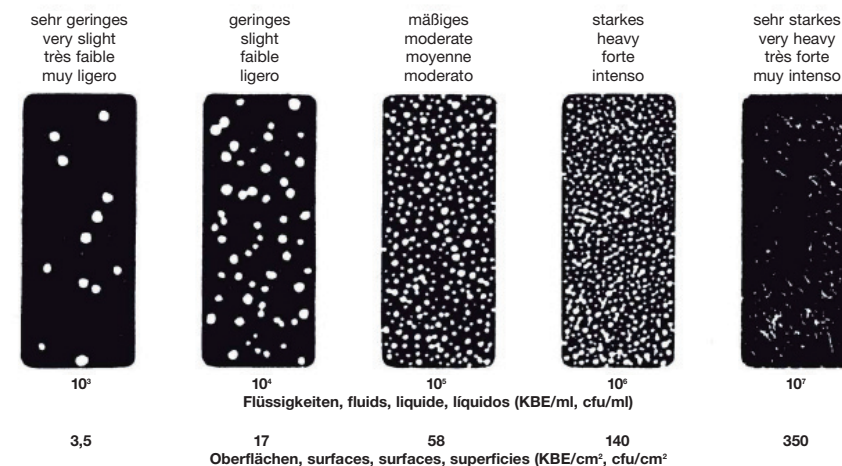

Schimmelpilze/Moulds/Moisissures/Mohos

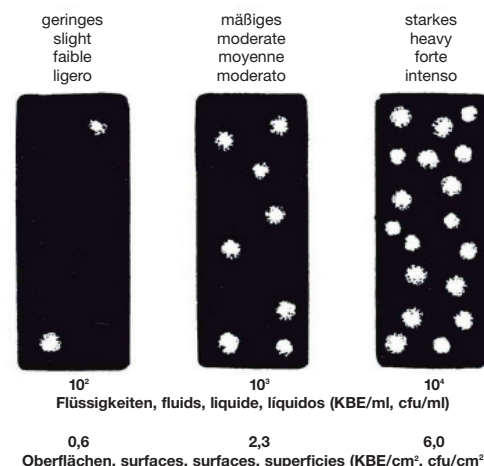

• Oberflächentest

Den Envirocheck® Nährbodenträger aus dem Röhrchen nehmen und die Kolonien auf jeder Agarseite zählen. Zur leichteren Auswertung die Auswertetafel am Ende dieses Beilagezettels benutzen.

• Flüssigkeitstest

Den Envirocheck® Nährbodenträger aus dem Röhrchen nehmen und mit der Auswertetafel am Ende dieses Beilagezettels vergleichen, ohne die eigentlichen Kolonien zu zählen.

Sollte die Organismendichte den Faktor 10⁷ cfu/ml überschreiten, muss die Probe verdünnt werden.

Der Verdünnungsfaktor ist bei der Auswertung zu berücksichtigen

Vernichtung

Bewachsene Träger sind mit Vorsicht zu behandeln!

Die Nährbodenträger sollten autoklaviert, verbrannt oder in ein geeignetes Desinfektionsmittel eingelegt werden.

Lagerung/Haltbarkeit

Envirocheck® Nährbodenträger im Karton bei <15 °C zu lagern. Die optimale Lagerungstemperatur liegt bei 12–15 °C.

NICHT GEFRIEREN!

Das Verfalldatum ist jeder Packung aufgedruckt.

Wenn vor Gebrauch Wachstum auf den Agarflächen beobachtet wird, ist der Nährbodenträger unbrauchbar und zu entsorgen.

Envirocheck® Contact E

Zusammensetzung

1. Seite:

Beschichtet mit Plate Count-Agar zur Bestimmung der aeroben Gesamtkeimzahl.

2. Seite:

Beschichtet mit Violet Red Bile Dextrose(VRBD)-Agar, der von der Internationalen Organisation für Standardisierung (ISO) und dem Bundesminister für das Gesundheitswesen für die Isolierung und Zählung aller Enterobacteriaceae-Spezies in Lebensmitteln empfohlen wird.

Inkubation

In aufrechter Position bei 35–37 °C für 24–48 Stunden.

Ergebnis

Plate Count-Agar:

Die gewachsenen Kolonien zählen, um die aerobe Gesamtkeimzahl (GKZ = TVC) zu erhalten.

Violet Red Bile Dextrose(VRBD)-Agar:

Der Abbau von Glukose unter Säurebildung wird durch einen Farbumschlag nach Rot und eventuell Ausfällung von Gallensäuren um die betreffenden Kolonien angezeigt.

Typische Qualitätskontrolle

Organismus	Plate Count-Agar	Violet Red Bile Agar Dextrose (VRBD)-Agar
E. coli ATCC 8739	gutes Wachstum	mäßiges gutes Wachstum
Staph. aureus ATCC 6538	gutes Wachstum	kein Wachstum
Salm. typhimurium, ATCC 14028	gutes Wachstum	mäßiges gutes Wachstum
Salm. sonnei, ATCC 25931	gutes Wachstum	mäßigesgutes Wachstum

Version: 2010-09-17

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany
Tel. (0 61 51) 720, www.merck-chemicals.com

