

## Campylobacter-Agar-Basis nach Karmali, blutfrei

Art.-Nr. CM 935

<b>Typische Zusammensetzung</b>		(g/l)
Columbia-Agar-Basis		39,0
Aktivkohle		4,0
Hämin		16 mg
pH	7,4 ± 0,2	

### Zubereitung

21,5 g Campylobacter-Agar-Basis nach Karmali, blutfrei, in 500 ml Aqua dest. suspendieren und bis zum vollständigen Lösen erhitzen. 15 Minuten bei 121°C autoklavieren und auf 50°C abkühlen lassen.